

PL-29

Erythrozyten-Lysepuffer

zur Entfernung störender Erythrozyten aus Zell- oder Gewebeisolaten

Periphere Blutlymphozyten aus Vollblut: 100 μ l Vollblut werden mit 4 ml Puffer ca. 10 min bei 20°C inkubiert

Buffycoat (falls noch verunreinigt) : Mit 5-15 ml Puffer (abhängig vom Ery-Gehalt) ca. 10 min bei 20°C inkubieren, danach sollte der Erylyse-Puffer mit Dulbecco's PBS ausgewaschen werden.